

EKOTEST

A fast test to establish antibiotics and inhibitory substances in milk, produced by Bulteh 2000 Ltd.
Тест для быстрого обнаружения антибиотиков и ингибиторных веществ в молоке, производство фирмы Бултех 2000

EKOTEST is designed to determine the presence of antibiotics and inhibitors in milk and can be used to make a fast and easy laboratory evaluation of the biological properties and technological suitability of the raw product. Suitable for a wide range of applications in the milk processing industry.

ЕКОТЕСТ предназначен для обнаружения антибиотиков и ингибиторов в молоке, обеспечивая при этом немедленную и легкую оценку биологических свойств и технологической пригодности сырья. Применяется преимущественно при переработке молока.



CE

Test sensitivity

The test will establish presence of the antibiotics most widely used in the prevention and treatment of diseases in milk animals and particularly mastitides.

Advantages


- Fast checking - 10 minutes;
- Use of small quantities and cheap reagents;
- Simultaneous testing of 6 samples.

Чувствительность теста

С помощью теста обнаруживаются наиболее часто употребляемые антибиотики для предостережения и лечения заболеваний молочных животных, в частности маститов.

Преимущества

- Быстрота проверки - 10 минут;
- Применение небольшого количества дешевых реагентов;
- Одновременное тестирование 6-и проб.

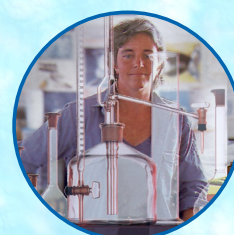

EKOTEST

A fast test to establish antibiotics and inhibitory substances in milk, produced by Bulteh 2000 Ltd.
Тест для быстрого обнаружения антибиотиков и ингибиторных веществ в молоке, производство фирмы Бултех 2000



ISO 9001:2008

Test equipment and consumables

- Water bath incubator
- Lyoph. substance: 8 pack. / 1g
- Test tubes with stoppers: 12 pcs.
- Stand
- Bottles with reagents: 2 pcs.

Комплектность

- Инкубатор на водяной бане
- Лиофил. субстанция : 8 пак. / 1 грамм
- Пробирки с пробками - 12 штуки
- Штатив
- Бутылки с реактивами - 2 штуки

Certificate

Standard: **BDS EN ISO 9001:2008**

Certificate Register No: TRBA 100 0689

TÜV RHEINLAND-BULGARIA EOOD certifies:

BULTEH - 2000 OOD
 80 - 8000 Stara Zagora
 21, Peter Panchev Str.
 (near market)
 Near JIRB
 6000 Stara Zagora, 19 Industrial Area
 19, Petrusheva Str.
 Site for production of lyophilized starter cultures
 EOOD Kabanovske village, Municipality Stara Zagora
 Bulgaria

Scope: Design, manufacturing and sales of analysers, measuring devices and special technological equipment for production and control systems in food industry, production of lyophilized starter cultures.

Validity: An audit was performed. Proof has been furnished that the requirements according to BDS EN ISO 9001:2008 are fulfilled.
 First certification: 2010

Date: 07.11.2013

TÜV RHEINLAND-BULGARIA EOOD
 8000 Stara Zagora, Bulgaria
 www.tuv.bg



EKOTEST WATER BATH-TYPE INCUBATOR ИНКУБАТОР НА ВОДЯНОЙ БАНЕ - EKOTEST

Designed for incubation of tests for antibiotics and inhibitors in milk.

Предназначен для инкубации тестов для обнаружения антибиотиков и ингибиторов в молоке.

Technical parameters:

Temperature of incubation: $30^{\circ}\text{C} \div 65^{\circ}\text{C}$, adjustable
 Accuracy of temperature read-out: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
 Timer range: $0 \div 12$ h, accuracy 1 sec, adjustable
 Audio signaling upon reaching preset time.
 Capacity: 6 pockets, for test tubes 160 / 16 mm
 Power supply: 220 V, 50 Hz; 110 V
 Consumed power:
 -for heating: 60 W
 -for stabilization: 20 W
 Overall sizes: 104 / 238 / 275 mm
 Weight: 3.3 kg

Технические данные:

Температура инкубации $30^{\circ}\text{C} \div 65^{\circ}\text{C}$
 Точность установления температуры $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
 Диапазон таймера $0 \div 12$ h
 Точность таймера 1 сек.
 Звуковая сигнализация при достижении установленного времени.
 Производительность: 6 гнезд
 Размеры пробирок 160/16 mm
 Питающее напряжение 220 V ; 110 V
 Частота тока 50 Hz
 Потребляемая мощность:
 -нагрева 60 W
 -стабилизации 20 W
 Габаритные размеры 104 / 238 / 275 mm
 Вес 3.3 kg

A universal microprocessor-based device featuring easy operation and reliability. Its functionality makes it suitable also for other laboratory purposes.

Универсальный микропроцессорный прибор, отличающийся простотой обслуживания и надежной работой. Благодаря функциональности его можно применять для прочих лабораторных целей.



DISTRIBUTOR / ДИСТРИБУТОР :

BULGARIAN OFFICE
 19, Industrial Area,
 6000 Stara Zagora
 BULGARIA
 TEL: +359 888 714711
 TEL/FAX: +359 42 603449
 TEL/FAX: +359 42 626019
 E-mail: eonbg@eonbg.com

www.eonbg.com
 www.bulteh.com

